


Manuale d'uso

Alloggiamento per la ricarica 2 - Supporto 2


Italiano (IT)

1 Installazione

1.1 Fissare l'alloggiamento per la ricarica o il supporto alla parete

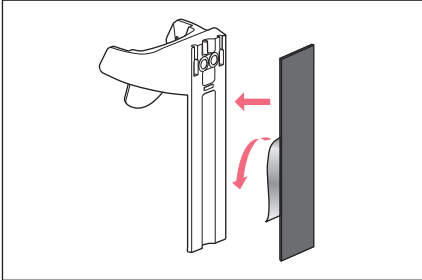

1. Pulire le superfici lisce di vetro o di acciaio (per es. con etanolo) e fare asciugare.
2. Rimuovere il film protettivo da una parte del nastro adesivo.
3. Premere con fermezza il nastro adesivo sulla parte posteriore dell'alloggiamento per la ricarica o del supporto.

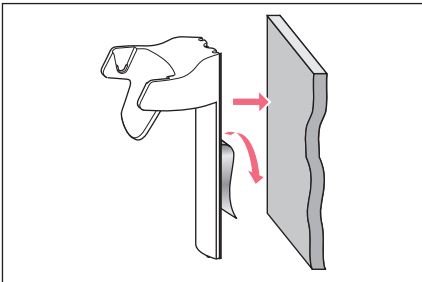

4. Rimuovere il film protettivo dalla seconda parte del nastro adesivo.
5. Premere l'alloggiamento per la ricarica o il supporto sulla superficie pulita. Caricare l'alloggiamento per la ricarica o il supporto solo dopo 24 ore.

1.2 Rimozione dalla parete dell'alloggiamento per la ricarica o del supporto

- Girare l'alloggiamento per la ricarica o il supporto e togliere il nastro adesivo.

1.3 Inserimento dell'alloggiamento per la ricarica o del supporto nel caricabatterie

L'alloggiamento per la ricarica e il supporto vengono inseriti nel caricabatterie senza nastro adesivo.

2 Uso

2.1 Ricarica del dosatore elettronico

La funzione di ricarica per un'installazione a parete non avviene tramite il supporto. Il dosatore viene ricaricato con un alimentatore adatto.

3 Manutenzione

3.1 Pulizia dell'alloggiamento per la ricarica o del supporto

- Eliminare i residui di sporcizia con un panno umido e del detergente neutro.

Manuale d'uso

Alloggiamento per la ricarica 2 - Supporto 2
Italiano (IT)

3.2 Materiali

Supporto a parete	Materiale
Superfici libere	Acronitrilo-estireno-acrilato con policarbonato (ASA/PC)
Contatti per ricarica	Rivestimento nichelato

4 Informazioni per l'ordine

4.1 Alloggiamento per la ricarica

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
3116 602.007	3116602007	Alloggiamento per la ricarica 2 per una Eppendorf Xplorer/Xplorer plus per caricabatterie 2 (con funzione di ricarica)
3116 603.003	3116603003	Alloggiamento per la ricarica 2 per una Eppendorf Multipette (Repeater) elettronica per caricabatterie 2 (con funzione di ricarica)

4.2 Supporto

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
3116 000.112	3116000112	Supporto 2 per una Eppendorf Research/plus, Reference/2 o Biomaster per carosello 2, caricabatterie 2 o montaggio a parete
3116 000.120	3116000120	Supporto 2 per una Eppendorf Xplorer/Xplorer plus per carosello 2, caricabatterie 2 o montaggio a parete (senza funzione di ricarica)
3116 000.139	3116000139	Supporto 2 per una Eppendorf Multipette (Repeater) elettronica per carosello 2, caricabatterie 2 o montaggio a parete (senza funzione di ricarica)
3116 000.147	3116000147	Supporto 2 per una Eppendorf Multipette (Repeater) M4 per carosello 2, caricabatterie 2 o montaggio a parete

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com